


KULLANIM KILAVUZU

GBL® AQUA-ROSA –TOLİDİN AYIRACI

	ÜRÜN ADI	: Tolidin Ayıracı	
	MARKASI	: GBL® AQUA-ROSA	
	ÜRÜN REF NO	: 3190	
	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
	453190030050	50 ml, HDPE Damlalıklı Beyaz Şişe	50 ml
	453190030100	125 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	100 ml
	453190030250	250 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	250 ml
453190020500	500 ml, HDPE Beyaz Şişe	500 ml	
453190011000	1000 ml, HDPE Kahverengi Plastik Şişe	1000 ml	

KULLANIM AMACI

Çeşitli sularda klor tayininde kullanılır.

TESPİT EDİLEN TÜRLER

Klor.

FONKSİYONU

Ürün, tanı veya tanıya yardımcı olma amacıyla manuel kullanım için tasarlanmıştır.

GEREKEN NUMUNE TÜRÜ

Su.

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




İÇERİK BİLGİSİ

o-Tolidin, hidroklorik asit.

KULLANIM ŞEKLİ

- İncelenecek su numunesinden 10 ml koyunuz.
- 3 damla Tolidin Ayıracı (**GBL Stok Kodu 453190030050**) koyunuz ve kapağı kapatarak karıştırınız. 2 dakika kadar bekleyiniz.
- Klor renk skalasıyla kaptaki rengi karşılaştırarak suyun serbest klor miktarını tespit ediniz.

SONUÇLARIN YORUMLANMASI

GBL® AQUA-ROSA	
TOLİDİN AYIRACI	
REF No: 3190	
KLOR RENK SKALASI	
	0,30 mg/l
	0,50 mg/l
	1,00 mg/l
	3,00 mg/l
	5,00 mg/l

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Tehlike. Metalleri aşındırabilir. Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

Kapak açıldıktan sonra, önerilen depolama koşullarında depolandığınd miadı boyunca kullanılabilir.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Tolidin Ayıracı	3190	453190030050	50 ml, HDPE Damlalıklı Beyaz Şişe	50 ml
		453190030100	125 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	100 ml
		453190030250	250 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	250 ml
		453190020500	500 ml, HDPE Beyaz Şişe	500 ml
		453190011000	1000 ml, HDPE Kahverengi Plastik Şişe	1000 ml

SEMBOL ANAHTARI



REF Numarası



Ürün Üretim Tarihi



Ürün Depolama Sıcaklığı



Üretici Bilgisi



LOT Numarası

Ürün Son
Kullanma TarihiÜrün Kullanım
Kılavuzuna
BakınAmbalaj Geri
dönüşüm
bilgisi**GBLGül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / Türkiye

Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / Türkiye

Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.trÜrünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.